

TROUSSE DE DÉVERSEMENTS DE PRODUITS DANGEREUX

**N'INTERVENEZ QUE SUR DES DÉVERSEMENTS MINEURS.
EN CAS DE DÉVERSEMENT MAJEUR, COMPOSER LE 911**

Avant toute intervention :

- N'intervenez que si vous avez les compétences, le matériel, les équipements de protection individuels (ÉPI) et la connaissance du produit déversé.
 - Éloignez les curieux et ayez une assistance.
 - S'assurer qu'il n'y a aucune source de chaleur ou d'ignition près d'un déversement de liquides inflammables et avoir à proximité un extincteur et une douche d'urgence.
 - S'assurer que la trousse contient le matériel nécessaire.
- ! EN CAS DE DOUTE, COMPOSER LE 911 (interne) ou 376-5050 (cellulaire) POUR DU SOUTIEN DE LA GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES.**

Contenu de la trousse :

- 5 feuilles d'absorbant universel;
- 1 pot de [Trivorex](#) pour neutraliser et gélifier les déversements
- 1 petite écope et 1 grattoir en plastique;
- 2 sacs de plastique pour les déchets, 2 étiquettes pour bien les identifier; et 2 attaches.
- Gants de nitrile

Mode d'emploi (déversements liquides) :

1. Consultez www.uqtr.ca/gmd/fds pour obtenir la fiche de données de sécurité
2. Portez les équipements de protection individuelle (ÉPI) appropriés (Gants, lunettes de sécurité, sarrau, pantalon long et souliers fermés.)
3. Neutraliser le déversement avec le TRIVOREX en saupoudrant la poudre de l'extérieur, vers l'intérieur (voir procédure au verso)
*Le Trivorex change de couleur selon le pH de la solution (rouge pour acide, bleu pour basique). Continuer d'en rajouter jusqu'à ce que le Trivorex reste beige.
4. Quand le déversement est neutralisé, ramasser le résidu gélifié avec l'écope et le déposer dans un sac de plastique fourni. Identifier l'étiquette et contactez la GMD pour ramassage.
5. Bien nettoyer la surface avec de l'eau.

**Remplir une déclaration d'accident à l'adresse suivante :
www.uqtr.ca/formulaireaccident**



PREVOR

Comment utiliser

TRIVOREX® ?



10 kg

800 g



Porter les E.P.I. (Équipements de Protections Individuels) adaptés



Obligatoire



Obligatoire




Ventiler si nécessaire
masque conseillé

1

Entourer le liquide avec Trivorex®


- ▶ stoppe la propagation du liquide

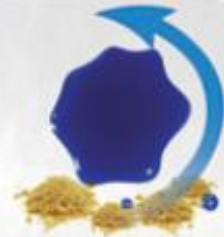

2

Recouvrir le liquide avec Trivorex®

- ▶ capte le produit et ses émanations

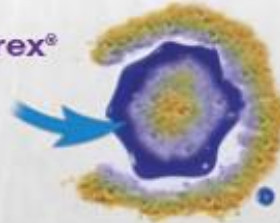

3

Observer la solidification du produit

- ▶ agit sur les liquides*

Neutralisation des acides et des bases



4

Ramasser et évacuer

- ▶ selon votre procédure de gestion des déchets.

*Voir liste des produits testés