

Registre d'utilisation de l'autoclave

Fabricant :

Numéro de série :

Modèle :

Emplacement :

Indicateurs biologiques

| Date | Type de charge | Paramètres de cycle | | | Description du contenu | | |
|------|----------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|--|--|
| | | Temp (°C) | Temps (Minutes) | Type de cycle | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Instructions

- **Date** : Date de la charge.
 - **Type de charge** : Soit le nom du cycle sur l'autoclave, soit le type de charge tel que décrit dans les PON. (c.-à-d. l'ÉPI utilisé, les déchets de prions, la litière d'animaux). Indiquer également s'il s'agit d'une charge de validation ou de vérification, selon le cas.
 - **Paramètres du cycle** : Sélectionner la température (°C), la durée (minutes) et le type de cycle (liquide, gravité, prévide).
 - **Description du chargement** : Contenu et quantité du chargement. Lors de l'enregistrement d'une validation, indiquer l'emplacement de l'indicateur dans la charge (endroit difficile).
 - **Numéro de lot IB** : Numéro de lot tel qu'il est inscrit sur l'indicateur. Peut également comprendre la marque/le type. Le contrôle positif (indicateur non traité) et l'indicateur soumis à la charge (négatif) doivent provenir du même numéro de lot.
 - **Expiration de l'IB** : Les indicateurs ne sont pas valides s'ils sont utilisés en dehors de la date d'expiration.
 - **Résultats des IB** : Peuvent être décrits comme étant réussis/échoués, selon la couleur observée (violet/jaune), ou +/-.
- Initiales de l'utilisateur** : Initiales de la (des) personne(s) qui a (ont) exécuté le chargement et vérifié les résultats du chargement